
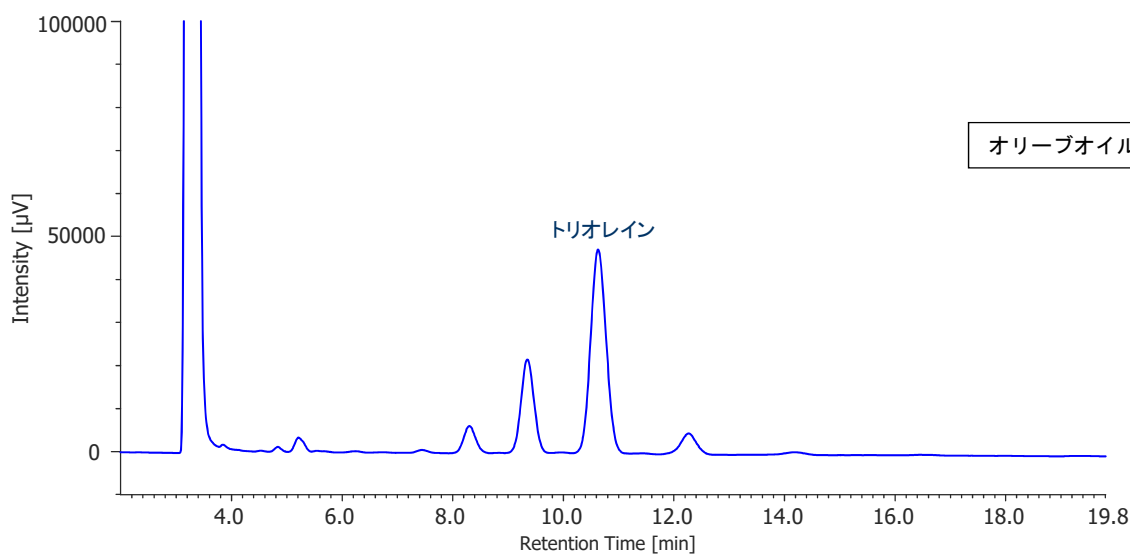


## 食用油中のトリグリライドの分析

### <測定条件>

カラム : J-Pak Wrapsil C18 (4.6 mm I.D. × 250 mmL, 5 μm)  
 検出 : 示差屈折率 (RI)  
 移動相 : メタノール/アセトン (15/85)  
 流量 : 1.0 mL/min  
 カラム温度 : 40 °C  
 測定試料 : オリーブオイル

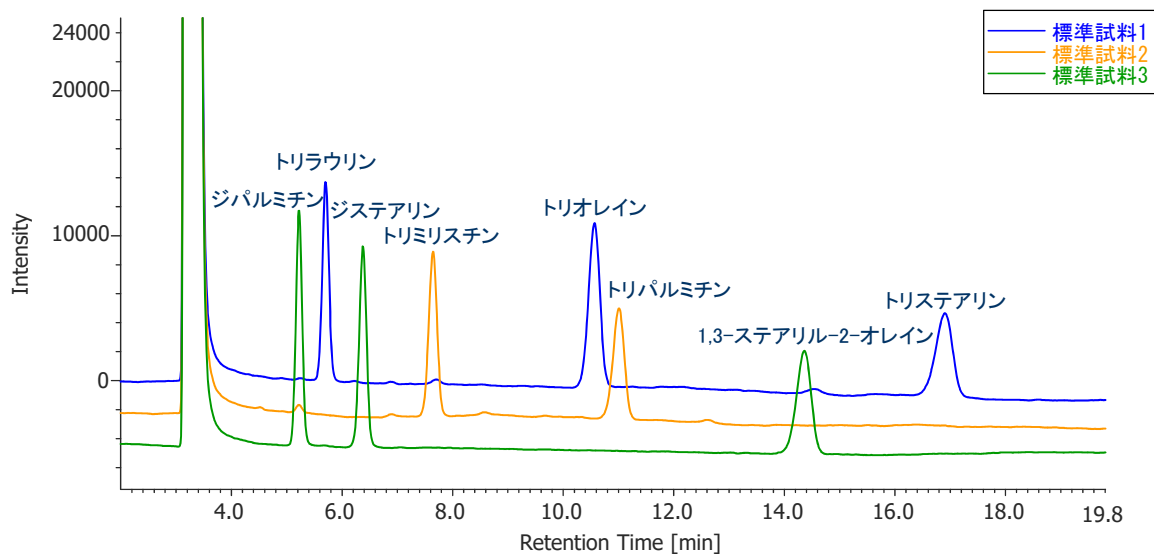

Keyword : 油脂, トリグリセライド, トリアシルグリセロール, トリグリセリド, オリーブオイル,  
 トリラウリン, トリオレイン, トリステアリン, トリミリスチン, トリパルミチン, ジパルミチン,  
 ジステアリン, Wrapsil C18, C18カラム, RI検出器