
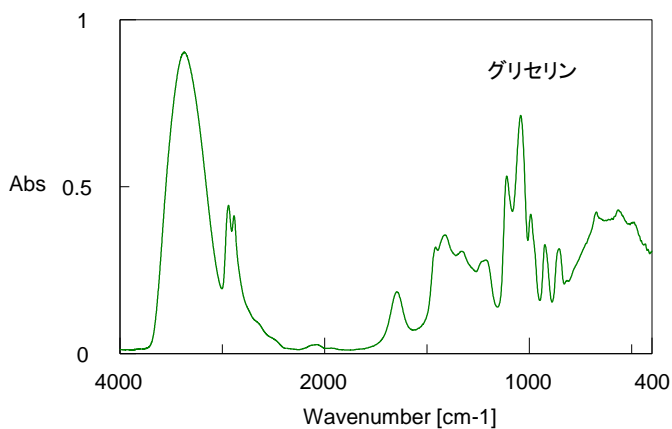
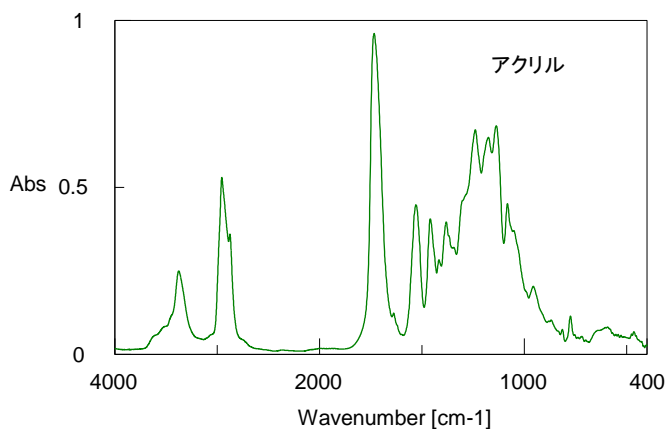


## ClearDiskを用いた高粘度液体の透過測定

KBrプレートを1枚または2枚プレスしたClearDiskにグリスのような高粘度の液体を塗布しますと、簡単に透過測定を行うことができます。ClearDiskはディスポーザブルな窓板として使用できますので、洗浄の手間がかからず、汚染の心配もありません。

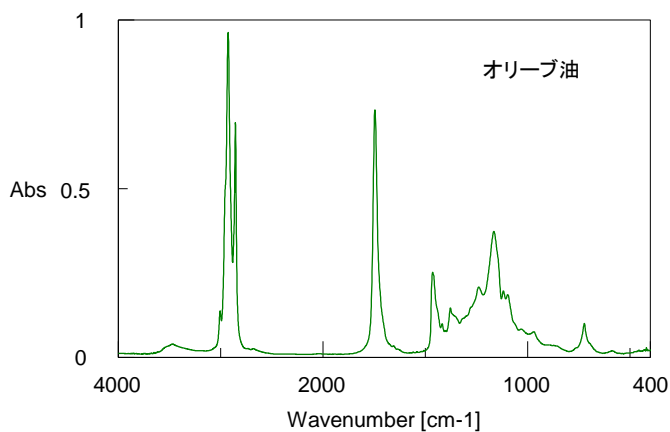

### Condition

透過法(φ5, BKG: KBrプレート)  
分解 4cm<sup>-1</sup>, FT/IR-4000 シリーズ

### Master's Memo

- ClearDiskの作成には1枚あるいは2枚のKBrプレートを用いますが、どちらでもスペクトルに大きな違いは見られません。
- 2枚のKBrプレートをプレスすると1枚の時に比べてよりクリアな窓板が得られます。